

คำถามที่พบบ่อยสำหรับชุดทดสอบ Lateral Flow

V.2

คำถามทั่วไป

Q	สามารถดูใบรับรองการวิเคราะห์และรายงานผลการทดสอบได้อย่างไร
A	กรุณาลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของเรา โดยการกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนด้านล่าง และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.morinaga-biosci.com/registration/index.html
Q	สามารถดูข้อมูลปฏิกิริยาของแต่ละผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร
A	สามารถดูข้อมูลปฏิกิริยาของตัวอย่างอาหารบางชนิดได้ในหน้าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด โปรดตรวจสอบหมายเลขล็อตของชุดทดสอบที่มีและอ้างอิงตามไฟล์ข้อมูล

Rapid Test Easy

Q	Rapid Test Easy สามารถทดสอบตัวอย่างประเภทใดได้บ้าง
A	สามารถทดสอบตัวอย่างน้ำและ PBS เช่น น้ำล้างและ Swab ได้ * สำหรับชุดทดสอบ Easy for Sesame (M2248) สามารถทดสอบได้เฉพาะการเก็บตัวอย่างบนพื้นผิว Swab เท่านั้น
Q	สามารถทดสอบอาหารเหลวหรือเครื่องดื่มได้หรือไม่
A	ไม่ได้ ถ้าต้องการทดสอบตัวอย่างเหล่านี้ โปรดใช้ Rapid Test Pro II , Rapid Test Easy สามารถทดสอบได้เฉพาะการ Swab หรือน้ำล้างเท่านั้น
Q	สามารถใช้ชุด Swab ที่มีอยู่ในกล่องผลิตภัณฑ์ Rapid Test Easy ด้วยกันได้หรือไม่
A	ได้ สารละลายของชุด Swab เหมือนกันทุกผลิตภัณฑ์ Rapid Test Easy
Q	Rapid Test Pro II และ Rapid Test Easy แตกต่างกันอย่างไร
A	สามารถทดสอบตัวอย่างอาหาร การ Swab และน้ำล้างด้วย Rapid Test Pro II เนื่องจากสารสกัดที่ได้รับสิทธิบัตรนั้นสร้างความเชื่อถือให้กับชุดทดสอบ โดยจะได้รับผลการทดสอบแม่นยำในเวลา 15 นาที หลังจากหยดสารทดสอบ ในทางกลับกัน ชุด Rapid Test Easy ได้รับการออกแบบมาเพื่อทดสอบการ Swab และน้ำล้างโดยเฉพาะ ไม่ต้องเตรียมสารละลาย เพียงแค่หยดสาร Swab หรือน้ำล้างใส่ลงบนแผ่นทดสอบ หลังจากหยดสารทดสอบไปแล้วคุณจะได้ทราบผลที่ 10 นาที * สำหรับชุดทดสอบ Easy for Sesame (M2248) สามารถทดสอบได้เฉพาะการเก็บตัวอย่างบนพื้นผิว Swab เท่านั้น



Q	ผงซักฟอก น้ำยาฆ่าเชื้อ คลอรีน หรือแอลกอฮอล์ส่งผลต่อการทดสอบหรือไม่
A	สารเคมีเหล่านี้อาจส่งผลต่อการทดสอบได้ โปรดทำความสะอาดบริเวณที่ตรวจสอบด้วยน้ำให้สะอาดก่อนทำการทดสอบ
Q	มีอะไรที่ควรระวังเกี่ยวกับแผ่นทดสอบหรือไม่?
A	ก่อนใช้งานโปรดวางแผ่นทดสอบทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ (20-30 °C) และใช้แผ่นทดสอบทันทีที่เปิดบรรจุภัณฑ์ ไม่ควรสัมผัสช่องใส่ตัวอย่างและช่องทดสอบผลด้วยมือเปล่า กรุณาอย่าเคลื่อนย้ายแผ่นทดสอบหลังจากใส่สารทดสอบไปแล้ว เนื่องจากสารทดสอบอาจหกออกมาจากช่องใส่ตัวอย่างได้
Q	หลังจากหยดสารทดสอบไปแล้วหากมีเส้นปรากฏในช่องอ่านผล สามารถแปลผลลัพธ์เลยได้หรือไม่ ถึงแม้ว่าเวลายังไม่ถึง 10 นาที
A	ไม่ได้ เนื่องจาก Rapid Test Easy ได้รับการออกแบบมาให้อ่านผลการทดสอบที่ 10 นาที หลังจากใส่สารทดสอบ
Q	การแปลผลการทดสอบหลังจากใส่สารทดสอบเกิน 10 นาที สามารถทำได้หรือไม่
A	ไม่ได้ กรุณาแปลผลการทดสอบที่ 10 นาที หลังจากใส่สารทดสอบไปแล้ว
Q	ทำไมถึงไม่เจอผลบวกเมื่อทดสอบตัวอย่าง Swab กับสายการผลิตอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ก่อนทำความสะอาด
A	เนื่องจากมีโปรตีนที่ก่อภูมิแพ้ปริมาณมากเกินไปจึงอาจทำให้เกิดผลลบปลอม เพราะ Hook effect โปรดทำการทดสอบซ้ำหลังจากเจือจางตัวอย่าง Swab
Q	สามารถใช้สารสกัดตัวอย่างของ Rapid Test Pro II กับแผ่นทดสอบของ Rapid Test Easy ได้หรือไม่
A	ไม่ได้ เพราะ Rapid Test Easy สามารถทดสอบได้เฉพาะสาร Swab หรือน้ำล้างเท่านั้น * สำหรับชุดทดสอบ Easy for Sesame (M2248) สามารถทดสอบได้เฉพาะการเก็บตัวอย่างบนพื้นผิว Swab เท่านั้น



Rapid Test Pro II

Q	สารสกัดที่มีอยู่ในกล่องของ Rapid Test Pro II สามารถใช้ร่วมกันได้หรือไม่
A	ได้ สารสกัดมีส่วนประกอบเหมือนกันในทุกผลิตภัณฑ์ Rapid Test Pro II
Q	สามารถใช้สารเจือจางที่มีอยู่ในกล่องผลิตภัณฑ์ Rapid Test Pro II ร่วมกันได้หรือไม่
A	คุณสามารถใช้สารเจือจางร่วมกันได้ในการทดสอบไข่ นมทั้งหมด กลูเตน ถั่วลิสง และ Crustacean สำหรับการทดสอบบัตริ์ก Shellfish ถั่วเหลือง และวอลนัท ต้องแยกสารเจือจางตามผลิตภัณฑ์นั้นๆ
Q	Rapid Test Pro II และ Rapid Test Easy แตกต่างกันอย่างไร
A	สามารถทดสอบตัวอย่างอาหาร การ Swab และน้ำล้างด้วย Rapid Test Pro II กับสารสกัดที่ได้รับสิทธิบัตร เชื้อก่อโรคของชุดทดสอบ คุณจะได้รับการทดสอบที่แม่นยำในเวลา 15 นาที หลังจากหยดสารทดสอบในทางกลับกันชุด Rapid Test Easy ได้รับการออกแบบมาเพื่อทดสอบการ Swab และน้ำล้างโดยเฉพาะ คุณไม่ต้องเตรียมสารละลาย เพียงแค่หยดสาร Swab หรือน้ำล้างลงบนแผ่นทดสอบ หลังจากหยดจะทราบผลภายใน 10 นาที * สำหรับชุดทดสอบ Easy for Sesame (M2248) สามารถทดสอบได้เฉพาะการเก็บตัวอย่างบนพื้นผิว Swab เท่านั้น
Q	ควรคลายฝาหลอดโพลีโพรพิลีนในระหว่างการให้ความร้อนที่ 10 นาที ในขั้นตอนการสกัดหรือไม่
A	ควรปิดฝาหลอดให้แน่นเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
Q	สามารถข้ามขั้นตอนการสกัดด้วยความร้อน 10 นาทีได้หรือไม่
A	สามารถข้ามขั้นตอนได้ขึ้นอยู่กับตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ ขอแนะนำให้ใช้ความร้อนกับอาหารแปรรูปอย่างรุนแรง เช่น คุกกี้ ขนมปัง อาหารที่ผ่านการ Retort และอื่นๆ
Q	สามารถเปลี่ยนอัตราส่วนในการเจือจางด้วยสารเจือจางได้หรือไม่?
A	ไม่ได้ จำเป็นต้องเจือจางสารสกัดตัวอย่างด้วยสารเจือจางที่ 10 เท่า
Q	หลังจากใส่ตัวอย่างในการทดสอบไปแล้ว 15 นาที พบเส้นขึ้นบางส่วน ควรจะแปลผลการทดสอบอย่างไร
A	ไม่ควรแปลผล และโปรดทดสอบซ้ำด้วยแผ่นทดสอบแผ่นใหม่
Q	หลังจากใส่สารทดสอบหากมีเส้นปรากฏในช่องผลการทดสอบ สามารถแปลผลได้หรือไม่ ถ้ายังไม่ครบ 15 นาที
A	ไม่ได้ เนื่องจาก Rapid Test Pro II ได้รับการออกแบบมาให้แปลผลการทดสอบที่ 15 นาที หลังจากใส่สารทดสอบ
Q	การแปลผลการทดสอบหลังจากการใส่สารละลายเกิน 15 นาทีนั้นทำได้หรือไม่
A	ไม่ได้ กรุณาแปลผลการทดสอบที่ 15 นาที หลังจากใส่สารทดสอบ
Q	สามารถใช้สารสกัดตัวอย่างของ Rapid Test Pro II กับแผ่นทดสอบของ Rapid Test Easy ได้หรือไม่
A	ไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากการทดสอบด้วย Rapid Test Easy นั้นสามารถทดสอบได้เฉพาะสารละลายที่ใช้ในการ Swab หรือน้ำล้างเท่านั้น * สำหรับชุดทดสอบ Easy for Sesame (M2248) สามารถทดสอบได้เฉพาะการเก็บตัวอย่างบนพื้นผิว Swab เท่านั้น