



ชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

RAPID TEST EASY



ชุดทดสอบ

- ไข่ (Cat. No. M2241)
- เคซีน (Cat. No. M2242)
- กลูเตน (Cat. No. M2243)
- บัควีท (Cat. No. M2244)
- ถั่วลิสง (Cat. No. M2245)
- ถั่วเหลือง (Cat. No. M2246)
- Crustacean (Cat. No. M2247)

ลักษณะเฉพาะ

- ใช้งานง่าย
- เหมาะสำหรับพื้นผิวการ Swab และน้ำล้าง
- ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม (มาพร้อมกับชุด swab)

ส่วนประกอบในชุดทดสอบ

- แผ่นทดสอบ (10 แผ่น)
- ชุด Swab (10 ชุด)
- คู่มือการใช้งาน

ลักษณะเฉพาะ

เวลาในการเตรียมตัวอย่าง

เวลาในการทดสอบ

LOD สำหรับ swab

LOD สำหรับน้ำล้าง

การปฏิบัติงาน

ไม่ต้องเตรียมตัวอย่าง

10 นาที

0.5 ppm (ไมโครกรัมโปรตีน/มิลลิลิตร)

0.5 ppm (ไมโครกรัมโปรตีน/มิลลิลิตร)



Morinaga BioScience, Inc.
2-1-1 Shimosueyoshi,
Tsurumi-ku, Yokohama-shi,
230-8504
JAPAN



www.miobs-e.com/tha/index.html



jieb.orapin.bj@morinaga.com



TEL +66-8-9760-4849 (ไทย)

FAX +66-2117-1572 กด 7

การเก็บรวบรวมตัวอย่าง

การ Swab พื้นผิว



Swab บริเวณ
ที่ต้องการ




เขย่าอย่างแรง




หยด 200 μ L (4 หยด)
ลงบนแผ่นทดสอบ

น้ำล้าง

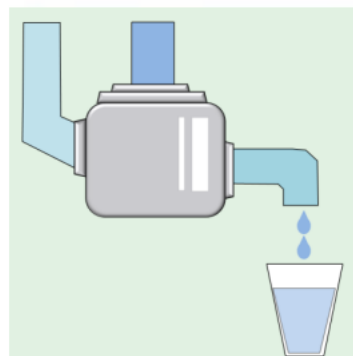

เก็บน้ำล้าง

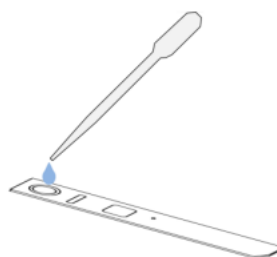

หยด 200 μ L (4 หยด)
ลงบนแผ่นทดสอบ

รอ 10 นาที

ผลการทดสอบ



วิดีโออธิบาย

วิดีโอที่มีอยู่ในเว็บไซต์และช่อง YouTube ของเรา
ได้แสดงส่วนประกอบของชุดทดสอบทั้งหมด การเตรียม
ตัวอย่างที่ละขั้นตอนและวิธีการทดสอบ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

วัสดุควบคุมคุณภาพ (ไข่ นม ข้าวสาลี)

ชุด Rapid Test Pro II

ชุดทดสอบ ELISA Kit II