




ชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

RAPID TEST EASY

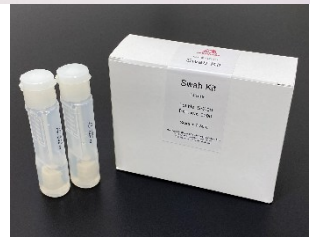

ชุดทดสอบ

- ไข่ (Cat. No. M2241)
- เกษีน (Cat. No. M2242)
- กลูเตน (Cat. No. M2243)
- บัควีท (Cat. No. M2244)
- ถั่วลิสง (Cat. No. M2245)
- ถั่วเหลือง (Cat. No. M2246)
- Crustacean (Cat. No. M2247)
- งา (Cat. No. M2248)

คุณสมบัติ

- ใช้งานง่าย
- เหมาะสำหรับ Swab พื้นผิว และน้ำล้าง
 - * สำหรับชุดทดสอบงา (M2248) สามารถทดสอบได้เฉพาะการ Swab พื้นผิวเท่านั้น
- ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม (มาพร้อมกับชุด Swab)
- อายุการเก็บรักษา 24 เดือน
- เก็บที่อุณหภูมิห้อง (2-30 °C)

อุปกรณ์ในชุดทดสอบ

- แผ่นทดสอบ (10 แผ่น)
- ชุด Swab (10 ชุด)
- คู่มือการใช้งาน

คุณสมบัติ

การปฏิบัติงาน

เวลาในการเตรียมตัวอย่าง	ไม่ต้องเตรียมตัวอย่าง
เวลาในการทดสอบ	10 นาที
LOD สำหรับ Swab	0.5 ppm (ไมโครกรัมโปรตีน/มิลลิลิตร)
LOD สำหรับน้ำล้าง	0.5 ppm (ไมโครกรัมโปรตีน/มิลลิลิตร)

* น้ำล้างไม่สามารถใช้กับชุดทดสอบงาได้



Morinaga BioScience, Inc.

2-1-1 ซิโมชูเอะโยชิ,

สึรุมิ-คุ, โยโกฮามา-ชิ, 230-8504

ประเทศญี่ปุ่น



<https://www.morinaga-biosci.com>



jieb.orapin.bj@morinaga.com



TEL +66-8-9760-4849 (ไทย)

FAX +66-2117-1572 กด 7

การเก็บรวบรวมตัวอย่าง

การ Swab พื้นผิว




Swab บริเวณ
ที่ต้องการ



เขย่าอย่างแรง


น้ำล้าง

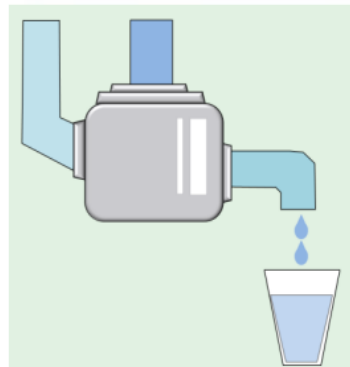

เก็บน้ำล้าง



หยด 200 μ L (4 หยด)
ลงบนแผ่นทดสอบ

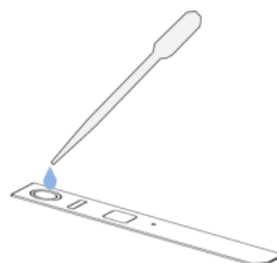

หยด 200 μ L (4 หยด)
ลงบนแผ่นทดสอบ

รอ 10 นาที

ผลการทดสอบ



ผลลบ

ผลบวก

วิดีโออธิบาย

วิดีโอที่มีอยู่ในเว็บไซต์และช่อง YouTube ได้แสดงส่วนประกอบของชุดทดสอบ การเตรียมตัวอย่างที่ละเอียดและวิธีการทดสอบทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

วัสดุควบคุมคุณภาพ (ไข่ นม ข้าวสาลี)

ชุด Rapid Test Pro II

ชุดทดสอบ ELISA Kit II